


Spike2



Systeme d'acquisition et d'analyse de donnees en sciences de la vie

Tri de Pointes

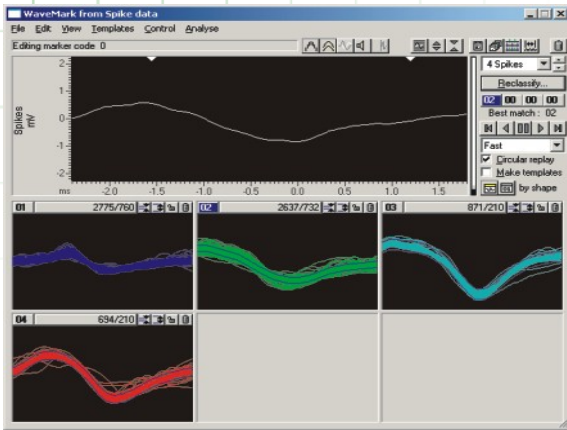


Dialogue de configuration de gabarit

Spike2 classe les formes d'onde par rapport à des gabarits d'onde complète, ceci sur un ou plusieurs canaux et que cela soit en ligne ou hors ligne. Spike2 permet la capture et l'analyse de données obtenues par électrode unique, stéréotrode et tétrode. Pour compléter l'appariement de gabarit, le logiciel inclut également les analyses de grappes en utilisant l'analyse en composantes principales et les mesures directes de caractéristiques de forme d'onde.

Principales fonctionnalités

- Tri de pointes en ligne et hors ligne.
- Tri de 8 types de pointe par canal sur 32 canaux en ligne (et plus hors ligne).
- Enregistrements à électrode unique, stéréotrode et tétrode.
- Méthodes de tri multiples.
- Fonctions d'analyse en ligne.
- Synchronisation de systèmes multiples pour l'enregistrement de grands nombres de canaux.
- Affichage des classes de pointe triées d'un canal en canaux séparés.

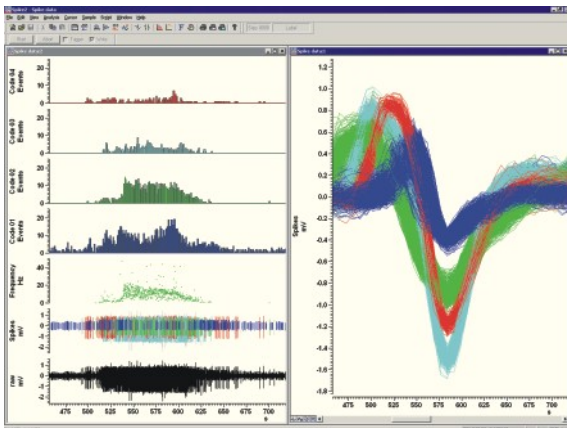

Modes de tracé de données de pointe

Méthodes de tri


Appariement de gabarit

- Génération de gabarit automatique ou manuelle.
- Paramètres de qualité du lissage définis par l'utilisateur.
- Comparaison, fusion et suppression de gabarits.
- Les gabarits peuvent être fixes ou suivre les changements de la forme de pointe dans le temps.
- Modification des gabarits en ligne.
- Les gabarits sauvegardés peuvent être chargés en vue d'une utilisation avec d'autres canaux.

Regroupements en grappes

Outre l'appariement de gabarits, les pointes peuvent également être triées par « découpage des grappes » (cluster cutting). Les valeurs calculées par ACP ou les mesures définies par l'utilisateur sont tracées dans une fenêtre de grappe 3D.

Option de tracé de densité pour aider à l'identification des grappes

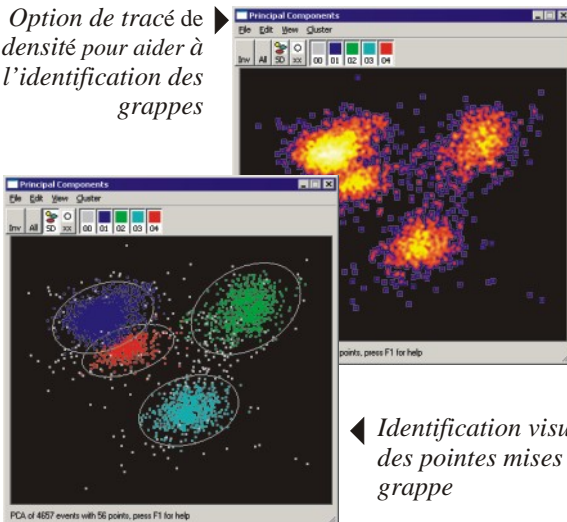

Identification visuelle des pointes mises en grappe

Fenêtre de grappe


- Des rotations tridimensionnelles peuvent être pratiquées sur la vue à l'aide de la souris ou des curseurs de défilement.
- Algorithmes de moyenne K et de mélange normal pour la séparation automatique des grappes.
- Séparation manuelle des grappes par placement d'ellipses.
- Visualisation des points d'un pourcentage de l'ensemble de la plage temporelle et avancée pas à pas dans le temps pour suivre les grappes mobiles.
- Génération d'histogrammes d'intervalles basés sur les grappes affichées.
- Possibilité de montrer/cacher des grappes particulières.
- Identification visuelle des pointes mises en grappe au sein d'une période réfractaire spécifiée.
- Option de tracé de densité pour aider à l'identification des grappes.
- Copie des valeurs en texte (valeurs des données sous-jacentes et affichage des coordonnées).
- Sélection des pointes individuelles d'un clic de souris pour la classification manuelle.

Analyse en composantes principales

- Sélection des composantes principales pour tracer sur les axes X, Y et Z.
- Calcul des composantes pour les canaux à traces multiples (stéréotrode ou tétrade) basé sur la forme d'onde complète, l'amplitude de crête ou le ratio des amplitudes de crête sur les amplitudes moyennes.

Mesures définies par l'utilisateur

- Sélection des mesures pour les axes X, Y et Z pour regrouper les données en grappes.
- Mesure des temps, amplitudes, pentes et surfaces.
- Possibilité de sauvegarder jusqu'à 10 configurations contenant des ensembles de mesures différents.
- Pour les données à traces multiples, mesure de la trace individuelle ou moyenne des mesures de trace.

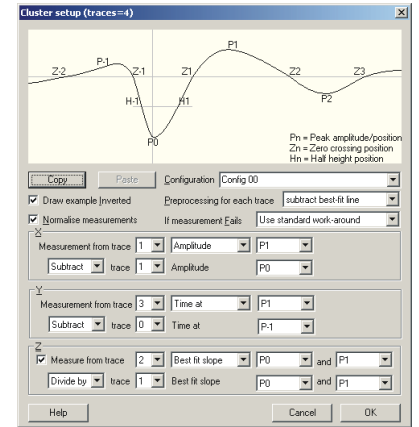

Génération de grappes basée sur des mesures définies par l'utilisateur


Fonctions d'analyse de pointe

Les fonctions intégrées d'analyse de données de pointe incluent :

- PSTH
- Corrélations mutuelles
- Histogrammes d'intervalles
- Affichage des fréquences
- Fréquences moyennes et instantanées
- Moyennage déclenché par des pointes
- Histogrammes de phases

Vous pouvez appliquer ces fonctions d'analyse en ligne et hors ligne, effectuer des analyses complémentaires avec le langage de script ou exporter les données vers un autre logiciel, par exemple Matlab.

Les flèches joignant des points représentent des pointes mises en grappes au sein d'une période réfractaire spécifiée

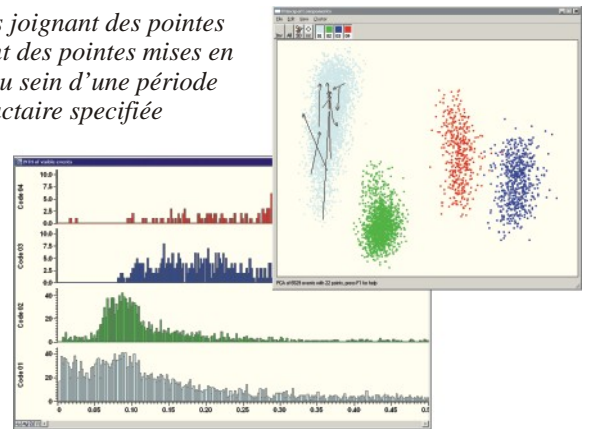


Histogrammes d'intervalles établis à partir des grappes de pointes en cours

Suivi des pointes

La fenêtre redimensionnable de suivi des pointes affiche l'activité des pointes dans une grille, avec une cellule de grille par canal.

- Possibilité d'afficher jusqu'aux 40 dernières pointes se trouvant dans un intervalle de temps défini par l'utilisateur.
- Etude de l'activité des pointes à partir du temps d'échantillonnage en cours ou à tout moment au sein du fichier de données.
- Ouverture du dialogue d'édition de gabarit pour un canal d'un clic de souris.
- Sélection du mode d'affichage :
3D avec éloignement des pointes dans le temps
2D avec « surtraçage » de toutes les pointes
2D, la dernière pointe étant présentée séparément des autres pointes surtracées
- Possibilité d'afficher ou de cacher les duplicata des principaux canaux de pointe.

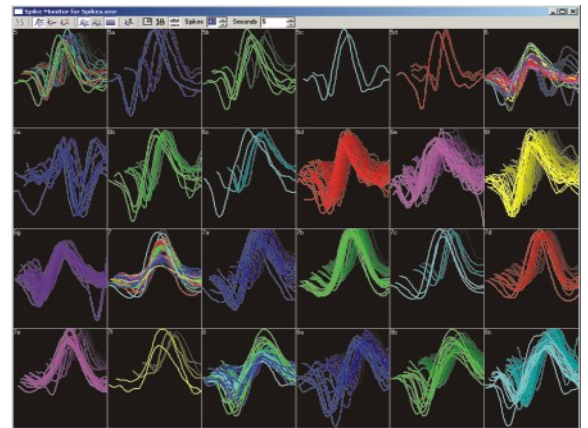

Suivi de pointe multi-canal

Matériel CED

Lorsqu'il est utilisé avec les interfaces CED 1401, Spike2 vous permet de capturer des données continues de forme d'onde, d'événement et de marqueur tout en triant les pointes en temps réel et en générant les stimuli de sortie.

CED

Cambridge Electronic Design Limited

In the UK
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0FE, UK
Telephone: (01223) 420186
Fax: (01223) 420488

Email: info@ced.co.uk
International Tel: +44 1223 420186
International Fax: +44 1223 420488
Web address: www.ced.co.uk

USA and Canada Toll Free: 1 800 345 7794
Germany Science Products GmbH: (06192) 901396
Japan (North) Physio-Tech Ltd: (033) 864-2781
Japan (South) Bio Research: (052) 932-6421
France DIPSI Industrie: (33) 1 49 65 67 20